


電子てんびんの使い方


スイッチを入れる。

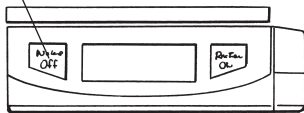

- ① 電子てんびんを水平な台の上に置いて、スイッチを入れる。


ゼロ点調整のボタンをおす。

薬包紙

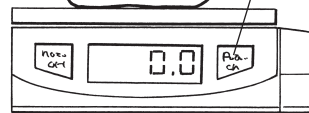


- ② 電子てんびんの上に薬包紙をのせてゼロ点調整のボタンをおし、表示がゼロになっていることを確かめる。

ものの重さをはかるとき

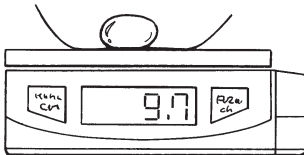

- ③ 重さをはかりたいものを台にのせて、表示が変わらなくなったら、数字を読み取る。

決まった重さをはかり取るとき

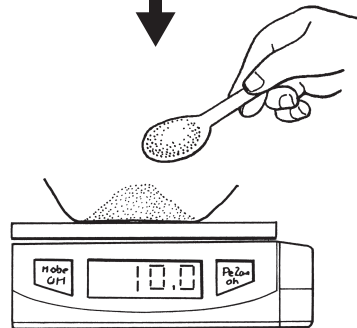

- ③ はかり取りたいものを少しずつのせていき、はかり取りたい重が表示されたところで、のせるのをやめる。

● 注意すること

- 精密つ機器なので、ていねいにあつかう。
- ものをのせる前に、ゼロ点調整をしておく。
- 決められた重さより重いものは、はからない。

● 使い終わったら

- スイッチを切ってしまっておく。